

シングルセル・スフェロイドの非凍結保存

シングルセルの品質や生存率を落とさず、
一週間でもいいので、凍結せずに保存したい！

せっかく作ったスフェロイドの凝集は絶対に抑えたい！


そんなご要望はありませんか？

お使いの培地などにFP003Bを添加するだけで、
細胞やスフェロイド同士の凝集を強固に抑制します。


凍結させない、

**シングルセル・スフェロイドの
非凍結保存のご紹介です。**

非凍結保存の方法

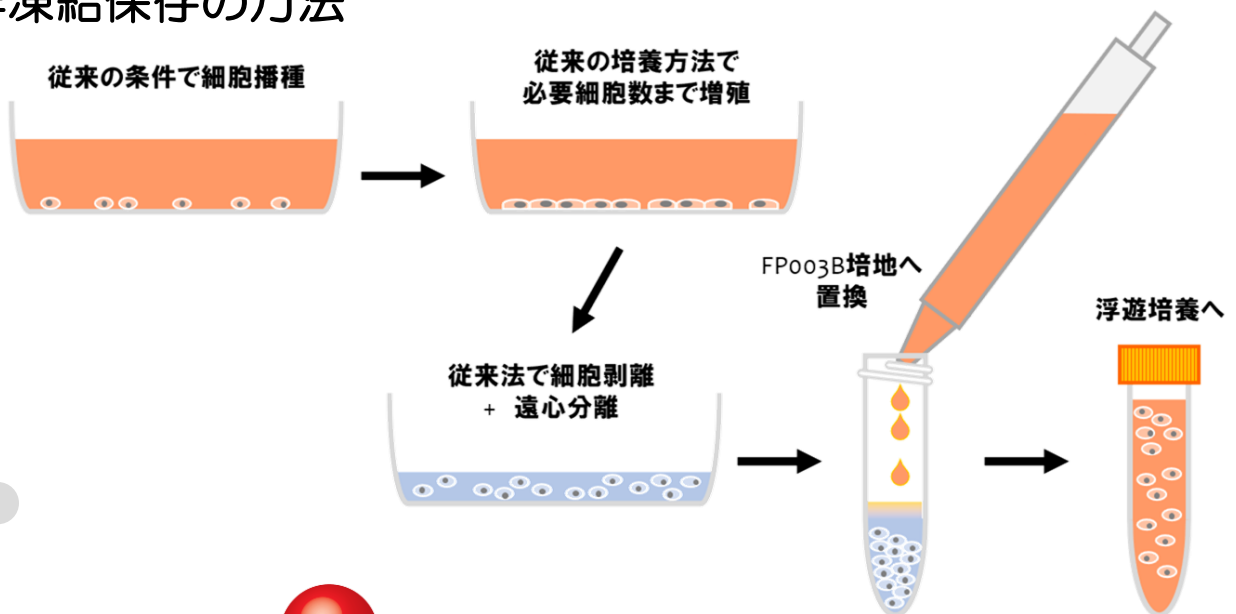

■シングルセルの非凍結保存例

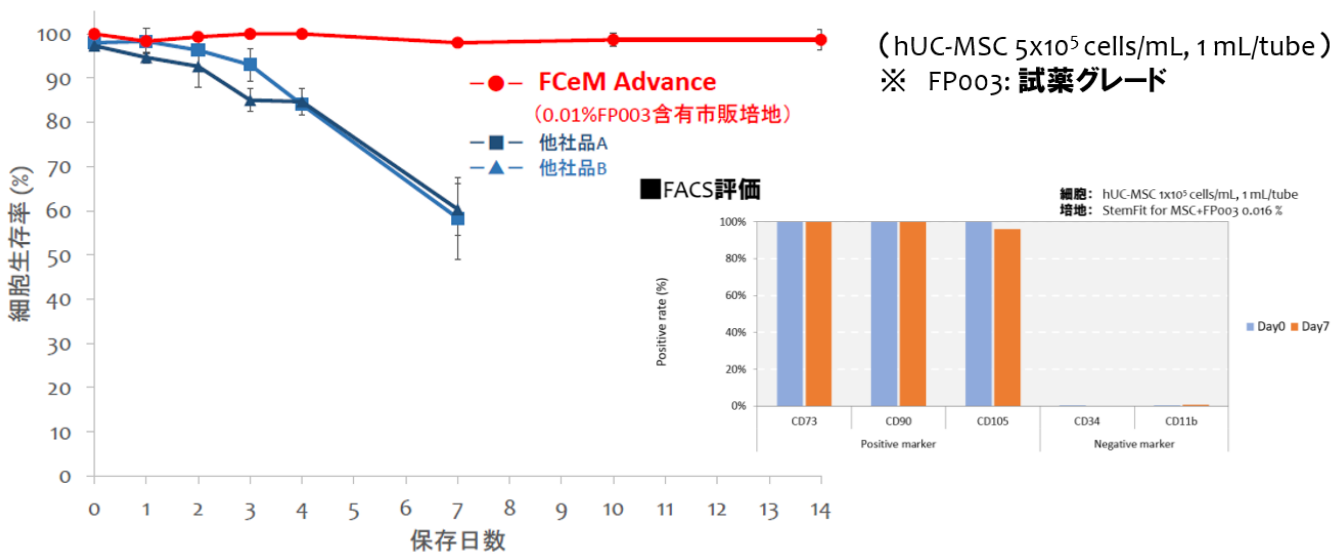

■シングルセルの非凍結保存例


hADSC (セルソース)、KBM ADSC-2 (コージンバイオ)

密度: 1 or 2×10^6 cells/mL, 10 mL、保存細胞数: 1 or 2×10^7 cells、保存温度: 25°C


■ 外観



■ 細胞濃度

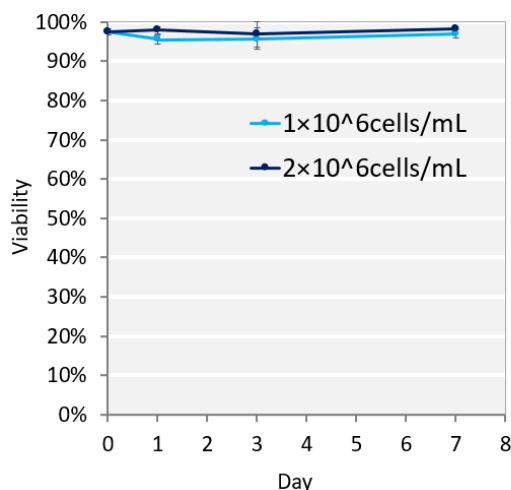


■ 保存温度の影響

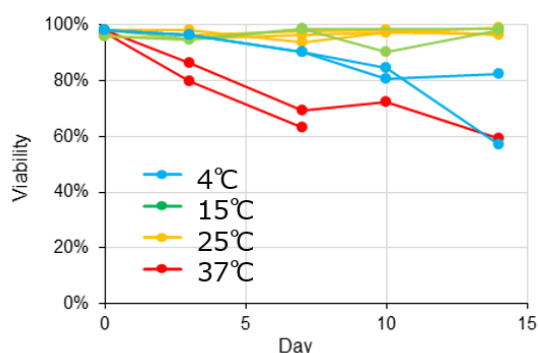

密度: 2×10^6 cells/mL
液量: 10 mL
保存細胞数: 2×10^7 cells
保存容器: 培養バッグ

3-Dimensional Cell Culture Medium

FCEM[®] Advance-CR Preparation Kit

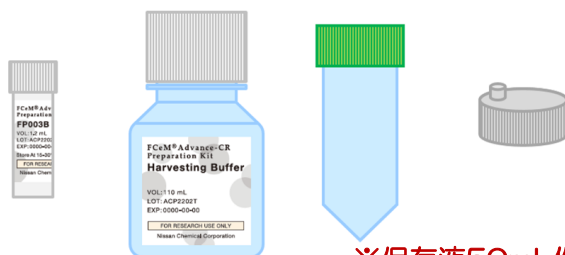

【キット内容】

- ✓ FP003B Solution
- ✓ Harvesting Buffer
- ✓ アダプターキャップ・チューブ

※保存液50mL作製用、4回分入り

FCEM

FOR RESEARCH USE ONLY

DO NOT USE for any purpose other than for research use.